

小型高壓滅菌釜使用法

- 一、 打開閥門，加入 2L 蒸餾水或是 RO 水至鍋(勿溢出底板)。
- 二、 放入待滅物(勿放置過滿)，關上閥門。
- 三、 檢查排氣閥、排水閥在關閉位置，轉動計時器，選定所需滅菌時間(如滅菌時間是 20 分鐘，計時器就轉到 20 分鐘的位置)。
- 四、 滅菌釜由轉動計時器起就開始加熱，在溫度、壓力達到設定值時，便開始計時滅菌。
- 五、 當滅菌完成時，滅菌釜會自行關閉電源，並發出結束響聲。
- 六、 待壓力降至零時，即可開閥門取出滅菌物(注意高溫)，並開啟排水閥排水。
- 七、 若非自然降壓，可在滅菌完成時慢慢打開排氣閥，使鍋內壓力排出(注意不可開太大以免危險)。
- 八、 滅菌鍋使用四至五次後，要趁壓力還沒下降前，打開排水閥，讓鍋內的水排出，以利滅菌鍋排水管的暢通及鍋內清潔的維持。
- 九、 除了滅菌結束的響聲外，其餘的響聲皆視為不正常響聲，若有這種情形，請依下列步驟處理：
 1. 立即關閉電源、緩慢洩壓。
 2. 檢查水位是否過低。
 3. 排氣閥、排氣閥是否開著。
 4. 其餘的原因，請通知該實驗室負責老師或其他人員。

**切記~~不可在未洩壓的情況下強行開啟艙門

